

提高实验室工作效率

专利


BagFilter Pipet & Roll智能过滤袋和 **BagRack Slide**可滑行存储架，是人体工程学的创新解决方案。对于病原体研究提供了极大的便利，如李斯特菌和沙门氏菌的分析，需要在同一个样品袋中多次移液。

2 Slide 滑行

在多次移液过程中，只需从一边轻松滑动均质袋，方便存放。
体验舒适，操作安全，无交叉污染。

1 Roll 卷袋

轻轻卷折3次，然后使用预切好的贴纸封口。防水耐用。

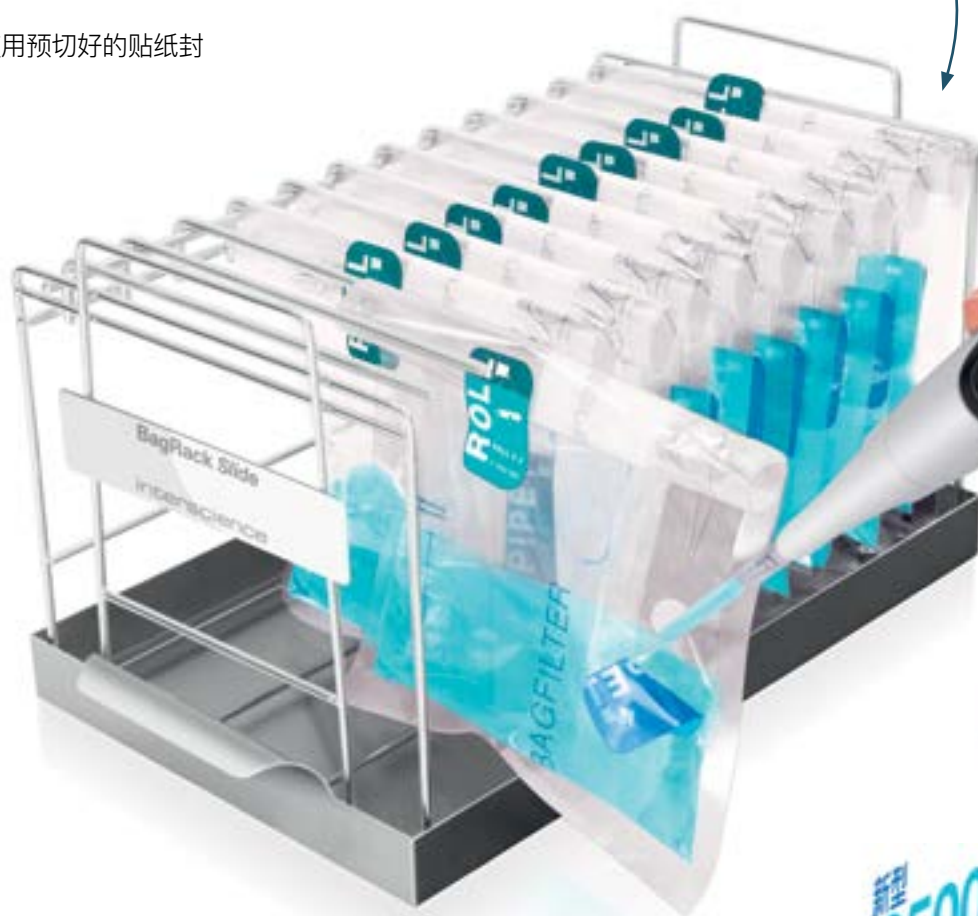


3 Pipet 移液

使用可重复封口的贴纸方便打开&关闭移液管口。滤液无杂质。当病原体研究需要多次移液时，可以使用移液吸管，以此降低移液高度。避免了肌肉骨骼疾病的风险。



**BAGFILTER
PIPET**

快速贴纸封口

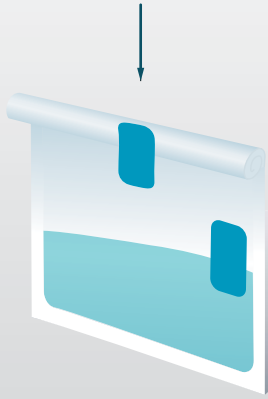

无需额外工具，内置封口贴纸，方便使用。

BAGFILTER PIPET & ROLL

过滤袋
含内置封口


使用其他产品

袋子



密封系统

超强抗压封口

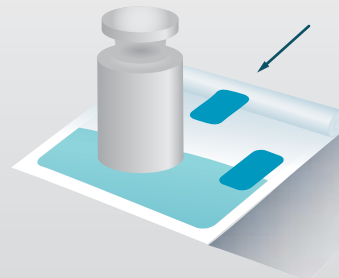

手腕轻压就可以牢固封口。防水并且抗压高达5公斤。


BAGFILTER PIPET & ROLL

使用其他产品

5公斤

2公斤

便捷的移液管口

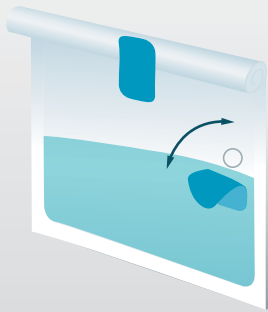

病原体研究需要多次移液，管口方便打开和闭合，无需从顶部打开袋子。

操作数量

BAGFILTER PIPET & ROLL

1

使用其他产品


1

2

3

4

滑动均质袋

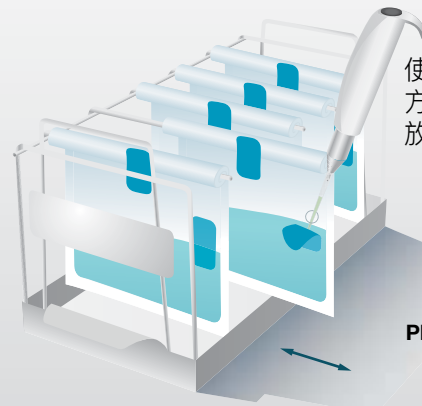

使用均质袋滑动支架，方便多次移液和样品存放。体验舒适。

BAGFILTER PIPET & ROLL

使用其他产品




12秒



24秒

病原体研究

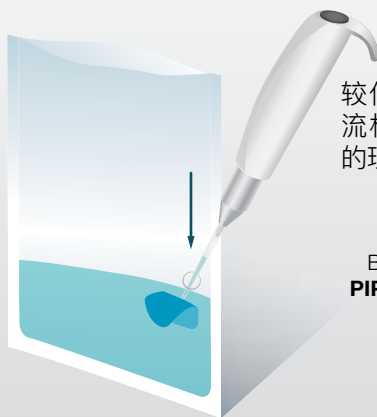


较低的移液高度适用于层流柜工作，是病原体研究的理想选择。

BAGFILTER PIPET & ROLL

使用其他产品




10厘米

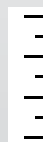

30厘米

快速&清洁处理

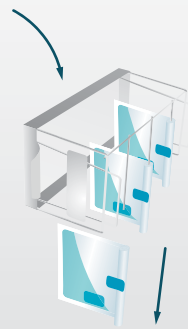

工作结束后，垃圾处理速度更快，没有样品滴落

快速

BAGFILTER PIPET & ROLL

使用其他产品

干净

BAGFILTER PIPET & ROLL

使用其他产品

5个型号可应用



**BAGFILTER
PIPET & ROLL**




**BAGFILTER
ROLL**



**BAGFILTER
PIPET 400**



**BAGFILTER
PIPET 2000**

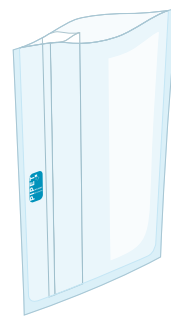

**BAGFILTER
PIPET 3500**

封口贴纸	✓	✓	-	-	-
移液贴纸	✓	-	✓	✓	✓
货号	111 720	111 700	111 710	111 711	111 712
适用场景	全品类样品			需多次移液样品	
标记区域	✓	✓	✓	-	-
体积标记	✓	✓	✓	-	-
袋子类型	侧边过滤袋				
袋子结构	多层：多层加强型复合膜				
过滤膜类型	无纺布				
过滤膜孔隙率	< 250 微米				
伽马射线照射剂量	5到13KGy, 带证书				
保质期	5年				
耐热性	从-20摄氏度到45摄氏度(48小时) / 80摄氏度(4小时) 从-4华氏度到113华氏度(48小时) / 176华氏度(4小时)				
符合	ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)				
最大均质体积	400 mL		2 000 mL		3 750 mL
最优均质体积	50 - 300 mL		400 - 1 500 mL		400 - 3 750 mL
最优移液体积	250 mL		1 500 mL		3 750 mL
袋子尺寸	190 x 300 mm		250 x 380 mm		380 x 600 mm
每包数量	25		25		10
每盒数量	500		250		100

索取免费样品

认证标准

INTERSCIENCE产品由interlab公司制造, 并通过ISO9001认证。



配套产品



DiluFlow
重量稀释器
货号 503 205



BagMixer
实验室均质器
货号 025 100



BagRack Slide
存储支架, 方便移液
货号 221 440

代理商

interscience

PARIS

Phone: +33 (0)1 34 62 62 61 - Email: info@interscience.com

FRANKFÜRT

Tél. : +49 611 7238 7770 - Email: sales.germany@interscience.com

BOSTON

Phone: +1 781 937 0007 - Email: sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

Phone: +86 178 2123 6642 - Email: sales.china@interscience.cn

SINGAPORE

Phone: +65 6977 7232 - Email: sales.asia@interscience.com

TOKYO

Phone: +81 3 6712 9715 - Email: sales.japan@interscience.com

www.interscience.com